



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel:400-699-0631

[http:// www.real-times.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

2×非变性PAGE DNA上样缓冲液

2×Native PAGE DNA loading buffer

货号	名称	规格
DL112	2×非变性PAGE DNA上样缓冲液	10×1 ml

● 贮存、运输及效期：

4℃贮存；常温运输；有效期两年。

● 制品说明：

本制品是DNA PAGE 非变性电泳的上样缓冲液，含有蔗糖，溴酚蓝，二甲苯菁等。不适用于DNA尿素变性电泳，不适用于DNA琼脂糖凝胶电泳。

● 使用说明：

样品与本产品等体积混合，混匀后上样电泳。

注：4℃保存时，有时会出现沉淀，此时，请在37℃水浴中溶解后使用。

不同PAGE凝胶中染料的迁移大小（~bp）

Acrylamide concentration	Number of base pairs	
	Bromophenol Blue	Xylene Cyanole
3.5%	100	460
5%	65	260
12%	45	70
15%	20	60
20%	15	45