



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-times.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液（非变性电泳，溶液型）

Ver.760179-2.0

● 产品组成:

货号	名称	规格
TG130	5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液(非变性电泳, 溶液型)	500 ml
	说明书	一份

● 产品简介:

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是可以用于非变性 PAGE (Native-PAGE) 的电泳缓冲液。本溶液为 5×浓缩液，使用前稀释成 1×即用型缓冲液使用。1×即用型 Tris-甘氨酸电泳缓冲液组份浓度为：192 mM 甘氨酸， 25 mM Tris, pH~8.5 25°C。

● 贮存、效期及运输:

常温贮存；有效期 2 年；常温运输。

● 使用说明:

1. 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液配制:

原料	1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 配制量		
	500 ml	1000 ml	2000 ml
5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液（溶液型）	100ml	200 ml	400 ml
超纯水	400 ml	800 ml	1600 ml

2. 配制好的电泳缓冲液使用时间不宜超过两周。回收的电泳缓冲液外槽可以重复使用 2-3 次，内槽每次用新鲜配制的电泳缓冲液。

3. 本电泳缓冲液不含有 SDS，不适用于变性凝胶电泳。