



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// [www.real-times.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: [real-times@vip.163.com](mailto:real-times@vip.163.com)

## 1×Tris-MOPS 电泳缓冲液（非变性电泳，粉末型）

### ● 产品组成：

货号	名称	规格
TM1260P	1×Tris-MOPS 电泳缓冲液（非变性电泳，粉末型）	10×1 L
	说明书	一份

### ● 产品简介：

1×Tris-MOPS 电泳缓冲液（非变性电泳，粉末型）是可以用于 Bis-Tris 系统蛋白凝胶电泳的电泳缓冲液，用于蛋白非变性电泳。本产品为粉末包装，每袋溶于 1 升蒸馏水中即为为 1×即用型电泳缓冲液，组份浓度为：50 mM MOPS，50 mM Tris，1 mM EDTA，不含 SDS，pH~7.7。

注：该缓冲液不含有 SDS，仅适用于非变性电泳，不适用于变性电泳。变性电泳请选择 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，粉末型）（货号：TM1230P 或 TM1250P）

### ● 贮存和效期：

常温贮存，有效期 2 年；配成溶液后，4℃避光保存，有效期 6 个月。

### ● 使用说明：

#### 1. 1×Tris-MOPS 电泳缓冲液（溶液型）配制：

原料	1×Tris-MOPS 电泳缓冲液（溶液型） 1 L
1×Tris-MOPS 电泳缓冲液（粉末型）	取 TM1260P-01 全部粉末溶于 1 L 蒸馏水中，即配制成 1 L 1×Tris-MOPS 电泳缓冲液

注：溶液型缓冲液尽量现用现配，4℃避光保存，有效期 6 个月。如溶液颜色变为黄色，说明溶液缓冲能力下降，请测试后使用。为了取得最佳的电泳效果，尽量使用新鲜配制的电泳液。如需回收后使用，回收的电泳液电泳外槽可以重复使用 1-2 次，内槽建议每次使用新鲜配制的电泳缓冲液。本电泳缓冲液不含有 SDS，不适用于变性凝胶电泳。