



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// www.real-times.com.cn

E-mail: real-times@vip.163.com

高分子量蛋白质 Marker（43-200 kD）

Ver.760764-2.0

● 产品编号及规格：

RTD6109-01 20 次（100 μ l）


● 贮存、效期及运输：

-20℃贮存；有效期 1 年；湿冰运输。

● 产品简介：

本产品包含 5 种蛋白质混合物，分子量范围为 43-200 kD，经过 SDS-PAGE 电泳，用考马斯亮蓝染色后可以得到分布均匀密度相近的 5 条带，可以用来判断 SDS-PAGE 电泳后蛋白质的分子量。

技术规格	
条带数量	5 条
浓度	~0.3 μ g/ μ l
上样前处理	95-100℃加热处理 5 min
推荐凝胶体系	8%或 4-15%Tris-Glycine-SDS-PAGE
推荐上样体积	5-10 μ l（1mm 厚度 10 齿梳子）
推荐染色方法	非预染 Marker，电泳时不可见条带，电泳后需要考马斯亮蓝染色可以观察条带
不适用于非变性电泳	为变性 Marker，不适用于非变性电泳

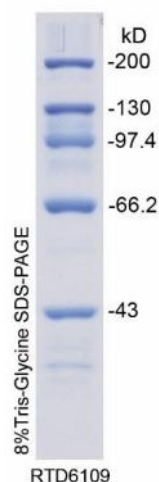

● 使用说明：

1. 第一次收到该产品，常温溶化后，彻底混匀，离心快甩 10 Sec 将溶液完全收集到管底，-20℃贮存；
2. 使用该产品时，常温解冻后轻轻混匀或用移液枪缓慢吹打均匀；
3. 从原液中吸取所需的上样量至新的微量离心管中；
4. 95-100℃ 下加热 5 min，使蛋白质完全变性；
5. 低速离心快甩 10 Sec 后，取 5-10 μ l 上样电泳；